

THINKY

An amazing mixer with
a rotating and revolving method.

Intensification is a mixer with a rotating and revolving method.
Intensification and rapid stirring can be simultaneously achieved
at the same time.
Intensification is the highest mixer
for medical, food, cosmetic and high-tech medical treatments.

使用简单，
最具通用性的
标准机。
进一步实现
高超性能！



自转/公转搅拌机

THINKY MIXER ARE-310

在搅拌模式下，同时进行搅拌及脱泡，
在脱泡模式下，实现更加强劲的脱泡功能。


- 在2,000转的公转速度产生的约400G的加速度中，通过混频方式，发挥强劲的搅拌力；且搅拌与脱泡（脱气）仅通过一次操作即可同时完成的超级搅拌机。
- 旋转部以及轴、框架均具有卓越的刚性与耐久性，通过振动传感器与机盖的锁闭功能，可确保良好的安全性。
- 在保证充足容量的同时，对大小及重量进行压缩，搬运方便，可适用于医疗、产业、大学等各种领域。
- 由于旋转速度可以改变，可以适用于各种材料，且每种材料的成品质量均可得到提高。
- 具有5个设定时间的存储器，每个存储器最多可设置5个程序的连续运转。

机型小巧
便于搬运
具有旋转次数
控制功能




THINKY MIXER ARE-310

上部设计
为可以大幅打开
便于调节

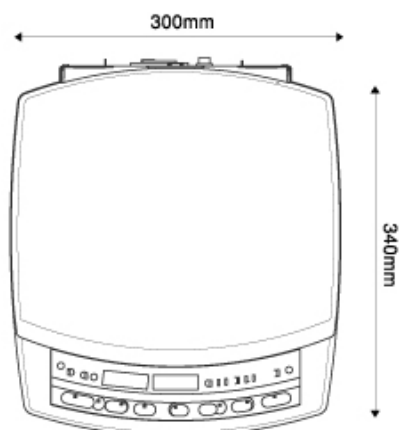

ARE-310 操作面板

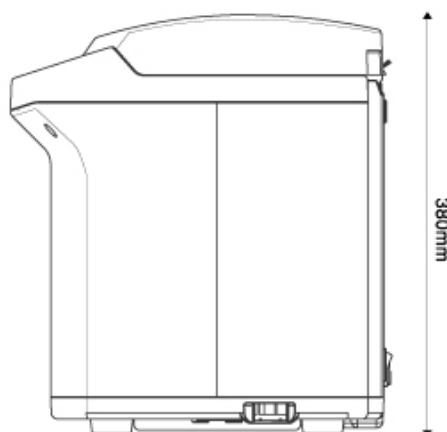

<附件> 左起
300ml 容器 HDPE制..... 3个
150ml 容器 HDPE制..... 1个
150ml 容器适配器 HDPE制..... 1个

自转/公转搅拌机 THINKY MIXER ARE-310 主要规格

型号	ARE-310	最大处理容量	250ml	主机外形尺寸	H380×W300×D340 (mm)	
品名	自转·公转搅拌机 THINKY MIXER	最大处理重量	250g (NET)	主机重量	约18kg	
方式	自转/公转小螺旋桨混和方式	附属容器 300ml 容器时	250ml、250g (NET)	■各种适配器(可选)  *图片为一例。 各有3ml/5ml/10ml/30ml/50ml的洗涤适配器供选择。 *如需指定容器, 请与我们协商。		
时间设定范围	0秒~30分 (1秒单位、运转最大30分)		250ml、310g (GROSS)			
公转速度	搅拌模式/最大2000rpm STD: 2000rpm固定 STEP: 0rpm、200~2000rpm 脱泡模式/最大2200rpm STD: 2200rpm固定 STEP: 0rpm、400~2200rpm	安全功能	门传感器、振动传感器、 旋转传感器			
		供给电源	电压/单相AC100V±10%、 50/60Hz 耗电/待机时: 约50VA 工作时: 约900VA			
自转速度	搅拌模式/最大800rpm (与公转速度之比为1: 2.5) 脱泡模式/最大60rpm (与公转速度之比为1: 36.7)	使用环境条件	屋内专用、高度2000m以内、 污染度2			
存储器	5个存储器、每个均可设定5个步骤	使用周围环境	10~35℃ 35~85%RH(无凝结)			

■外观及规格可能由于产品改进而变更, 恕不另行通知。■根据搅拌材料的种类不同, 可能出现搅拌及脱泡(脱气)不完全的情况。
■本机非防爆机型。请勿搅拌对人体有害或危险的材料。■根据搅拌材料不同, 搅拌中材料可能出现温度大幅上升的情况。